

Oriscience Rapid Antibody Stripping Solution

WB 抗体快速剥离液（通用温和型）

产品信息

货号	名称	规格
PD212-200 mL	Oriscience Rapid Antibody Stripping Solution WB抗体快速剥离液（通用温和型）	200 mL
PD212-500 mL	Oriscience Rapid Antibody Stripping Solution WB抗体快速剥离液（通用温和型）	500 mL

产品简介

Oriscience Rapid Antibody Stripping Solution WB 抗体快速剥离液（通用温和型）可高效清除 PVDF/NC 膜上的一抗和二抗，作用温和不损伤靶蛋白。实现单张膜多次检测，避免重复电泳转膜流程，显著节省珍贵样本与实验时间。该产品无毒无味，操作无需加热或特殊设备，大幅提升 Western Blotting 检测效率。

储存条件

4℃保存，避免阳光直射。

使用方法

1. 曝光结束后，使用 TBS/T 或 PBS/T 漂洗膜 5 min，2 次；
2. 加入剥离液覆盖膜，在摇床上剥离 10~30 min，剥离时间根据膜上抗体结合量适量调整；
3. 剥离完成后使用 TBS/T 或 PBS/T 漂洗膜 5 min，2 次。此时可在膜上滴上显色发光液以快速检验抗体剥离效果；
4. 使用合适的封闭液封闭膜，封闭完成后即可再次杂交抗体。

注意事项

1. 待剥离的 PVDF/NC 膜应保持湿润。
2. 剥离过程中膜颜色可能会变浅，此为正常现象，请放心使用。
3. 取放印记膜应使用平头镊子，并轻轻夹取其边角，操作过程须避免膜表面产生划痕、折痕或压痕等痕迹。
4. 本产品不建议回收使用，可能会影响剥脱效果。
5. 使用本试剂前请仔细阅读说明书。
6. 为了您的安全和健康，实验时请穿实验服并戴一次性手套操作。
7. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。

相关产品

货号	名称	规格
PD203-500 mL	Oriscience Supersensitive ECL Kit(极敏 ECL 化学发光试剂盒)	500 mL (A/B 液各 250 mL)
PD202-500 mL	Oriscience Ultrasensitive ECL Kit (超敏 ECL 化学发光试剂盒)	500 mL (A/B 液各 250 mL)
PD101-500 T	Oriscience Instant BCA Protein Quantification Kit (快速 BCA 蛋白定量试剂盒)	500 T
PD102-1000 T	Oriscience Bradford Detergent Compatible Protein Concentration Assay Kit (Bradford 去垢剂兼容型蛋白浓度测定试剂盒)	1000 T
PD201-200 mL	Oriscience Rapid Protein Stain (快速蛋白染色液)	200 mL
PB101	Oriscience One-Step PAGE Preparation Kit (7.5%) (一步法 PAGE 凝胶制备试剂盒)	125 gels/0.75 mm
PB102	Oriscience One-Step PAGE Preparation Kit (10%) (一步法 PAGE 凝胶制备试剂盒)	125 gels/0.75 mm
PB103	Oriscience One-Step PAGE Preparation Kit (12.5%) (一步法 PAGE 凝胶制备试剂盒)	125 gels/0.75 mm
PB104	Oriscience One-Step PAGE Preparation Kit (15%) (一步法 PAGE 凝胶制备试剂盒)	125 gels/0.75 mm

Oriscience Biotechnology Co., Ltd.

www.oriscience.com

Tel: 400-158-2128

Emails: order@oriscience.com

technical_support@oriscience.com

