

Oriscience TBST Buffer (10×)

(10× TBST 缓冲液)

产品信息

货号	名称	规格
PB203- 1 L	Oriscience TBST Buffer (10×) (10× TBST 缓冲液)	1 L
PB203- 5×1 L	Oriscience TBST Buffer (10×) (10× TBST 缓冲液)	5×1 L

产品简介

TBST 缓冲液是一种生物学常用的等渗缓冲盐溶液，可以用于免疫印迹（Western blotting）、免疫荧光（Immunofluorescence）、免疫组化（Immunohistochemistry）等试验中封闭液的配制、一抗或二抗的配制及抗体孵育后清除非特异性结合的洗脱介质等。

储存条件

4°C保存，避免阳光直射。若出现结晶析出，可经 37 °C水浴溶解后正常使用。

使用方法

1. 稀释： 本产品为 10×浓缩液，需用蒸馏水或去离子水稀释为 1×工作液后使用。例如，配制 1 L 1× TBST 工作液：100 mL Oriscience TBST Buffer (10×) + 900 mL 去离子水，混匀后即可使用。

注意事项

1. 使用后需立即拧紧瓶盖，防止组分挥发或污染。
2. 本品已添加 Tween-20，使用时无需再次添加。
3. 本 TBST (10×)配制成 TBST (1×)后，宜 4°C 保存，并在一个月内用完。如果室温保存，宜在一周内用完。
4. 若溶液出现浑浊等异常现象，请勿使用。
5. 使用本试剂前请仔细阅读说明书。
6. 为了您的安全和健康，实验时请穿实验服并戴一次性手套操作。
7. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。

相关产品

货号	名称	规格
PD203-500 mL	Oriscience Supersensitive ECL Kit(极敏 ECL 化学发光试剂盒)	500 mL (A/B 液各 250 mL)
PD202-500 mL	Oriscience Ultrasensitive ECL Kit (超敏 ECL 化学发光试剂盒)	500 mL (A/B 液各 250 mL)
PD101-500 T	Oriscience Instant BCA Protein Quantification Kit (快速 BCA 蛋白定量试剂盒)	500 T
PD102-1000 T	Oriscience Bradford Detergent Compatible Protein Concentration Assay Kit (Bradford 去垢剂兼容型蛋白浓度测定试剂盒)	1000 T
PD201-1000 mL	Oriscience Rapid Protein Stain (快速蛋白染色液)	1000 mL
PB101	Oriscience One-Step PAGE Preparation Kit (7.5%) (一步法 PAGE 凝胶制备试剂盒)	125 gels/0.75 mm
PB102	Oriscience One-Step PAGE Preparation Kit (10%) (一步法 PAGE 凝胶制备试剂盒)	125 gels/0.75 mm
PB103	Oriscience One-Step PAGE Preparation Kit (12.5%) (一步法 PAGE 凝胶制备试剂盒)	125 gels/0.75 mm
PB104	Oriscience One-Step PAGE Preparation Kit (15%) (一步法 PAGE 凝胶制备试剂盒)	125 gels/0.75 mm

Oriscience Biotechnology Co., Ltd.

www.oriscience.com

Tel: 400-158-2128

Emails: order@oriscience.com

technical_support@oriscience.com

